
Augenspülflaschen BARIKOS

Die Erste-Hilfe-Maßnahme



Einsatzbereite Augenspülflasche BARIKOS KS



Einfachste Anwendung, schonende Spülung - auch mit aufrechter Augenspülflasche!

Die Augenspülflaschen BARIKOS sind bestimmt zum sofortigen Spülen der Augen mit Wasser zur Entfernung eingedrungener Fremdstoffe vor dem Einsetzen einer therapeutischen Behandlung. In chemischen Laboren, bei der spanenden Bearbeitung, bei Schmutz- und Staubexpositionen, in der Forstwirtschaft und bei allen Über-Kopf-Arbeiten empfiehlt es sich immer, eine Augenspülflasche BARIKOS griffbereit zu haben.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Augenspülflaschen, bei denen die Spülflüssigkeit häufig erneuert werden muss, sind die gefüllten Modelle **Barikos KS** und **Mini Barikos KS** völlig wartungsfrei. Mit ihren haltbaren Wasserfüllungen sind sie im versiegelten Zustand mindestens zwei Jahre einsatzbereit. Sie bestehen aus toxikologisch unbedenklichen Materialien und entsprechen der EN 15154-4.

Neben der großen Ausführung **BARIKOS KS**, die gebrauchsfertig in Sicht- und Griffhöhe ihren Platz in jedem Labor einnehmen sollte, gibt es die handliche Miniausführung **Mini BARIKOS KS**. Sie passt in jede Kitteltasche und wurde speziell für diejenigen entwickelt, die sich häufig an verschiedenen Arbeitsplätzen aufhalten. Beide Modelle eignen sich ebenso hervorragend zum Mitführen in Verbandkästen und Erste-Hilfe-Sets.

Handlich und ständig einsatzbereit

Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. Sie kann mit Hilfe einer Griffflasche im Notfall schnell abgezogen werden.

Das Schutzsiegel garantiert mit seiner Unversehrtheit eine mindestens 2 Jahre haltbare Spülflüssigkeit und ständige Einsatzbereitschaft. Das Datum auf dem Siegel gibt Auskunft über den Haltbarkeitszeitraum der Spülflüssigkeit.

Die Form des Sprühkopfes wurde in Zusammenarbeit mit Werksärzten der chemischen Industrie entwickelt. Der geschwungene und abgerundete Muldenrand gewährt eine sichere Abdichtung rund um die Augenhöhle. Der breite fächerförmige Sprühstrahl sorgt für eine schonende Spülung des Auges.

Die Anwendung

Die Augenspülflaschen **BARIKOS KS** und **Mini BARIKOS KS** arbeiten pneumatisch. Durch Zusammendrücken der Flaschenwände wird die Spülflüssigkeit durch den Sprühkopf gepresst. Das patentierte Kippventil mit Steigrohr ermöglicht den sofortigen Einsatz sowohl mit aufrechtem als auch nach unten gerichtetem Sprühkopf. Dies ist einzigartig!

8-500 05/2011

Augenspülflaschen BARIKOS



Die Augenspülflaschen BARIKOS mit Kippventil - Anwendung auch bei liegenden Personen



Augenspülflasche Mini Barikos KS



Zubehör für Augenspülflaschen:
Wandhalterung, Wandbehälter für eine Flasche bzw.
für zwei Flaschen

Im Notfall bereits entleerte Flaschen können von Ersthelfern schnell mit Trinkwasser aufgefüllt werden, um bis zum Beginn einer ärztlichen Behandlung kontinuierlich weiter zu spülen.

Beide Augenspülflaschengrößen sind auch leer lieferbar zur Füllung durch den Anwender mit z.B. abgekochtem Wasser, das alle 2-3 Wochen erneuert werden muss.

Folgende Modelle stehen zur Verfügung:

Leere Augenspülflaschen:

Augenspülflasche Barikos

Mit Steigrohr, Fassungsvermögen ca. 620 ml
Art.-Nr. 954000

Augenspülflasche Mini Barikos

Mit Steigrohr, Fassungsvermögen ca. 175 ml
Art.-Nr. 954003

Augenspülflasche Barikos K

Mit Steigrohr und Kippventil
Fassungsvermögen ca. 620 ml
Art.-Nr. 954002

Gefüllte Augenspülflaschen (mit Steigrohr und Kippventil):

Augenspülflasche BARIKOS KS

Füllmenge ca. 620 ml Wasser – 2 Jahre haltbar
Art.-Nr. 954004

Augenspülflasche Mini BARIKOS KS

Füllmenge ca. 175 ml Wasser – 2 Jahre haltbar
Art.-Nr. 954005

Die Aufbewahrung

Damit die Augenspülflasche jederzeit griffbereit ist, empfehlen wir für die stationäre Aufbewahrung folgende Möglichkeiten:

Wandhalterung aus kunststoffbeschichtetem Stahldraht für die Aufbewahrung einer Augenspülflasche
Art.-Nr. 154808

Wandbehälter für eine Augenspülflasche

(Kunststoff) der transparente Deckel des Wandbehälters ist durch das Erste-Hilfe-Symbol gekennzeichnet
Art.-Nr. 154812

Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen

(Kunststoff) der transparente Deckel des Wandbehälters ist durch das Erste-Hilfe-Symbol gekennzeichnet
Art.-Nr. 154809